

## **Калибровочные буферные растворы LEI-0401, LEI-0686, LEI-0701, LEI-0918, LEI-1001**

### КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

(приложение к паспорту)

1. Откройте флакон с раствором. Открывать флакон следует только непосредственно перед использованием.
2. Перелейте необходимый объем раствора (обычно от 40 до 80 мл) в чистый и сухой стеклянный или полимерный лабораторный стакан (в общем случае – в э/х ячейку).
3. Как можно скорее закройте флакон. Если после вскрытия флакон с оставшимся раствором будет храниться открытым или с неплотно закрытой крышкой, то раствор быстро придет в негодность. См. раздел Паспорта «Условия хранения».
4. Поместите подготовленный электрод или систему электродов калибруемого рН-метра в раствор и произведите калибровку в соответствии с руководством по эксплуатации на рН-метр (на электрод).
5. После измерений отлитую порцию раствора повторно использовать нельзя, обратно во флакон сливать нельзя. Использованную порцию раствора утилизируют.
6. Если калибровка производилась непосредственно в новом флаконе с раствором, то после калибровки весь раствор во флаконе подлежит утилизации.
7. Утилизация: использованный раствор вылейте в раковину (в канализацию), смойте большим кол-вом водопроводной воды.
8. **Примечание 1.**  
При работе с калибровочным раствором необходимо минимизировать время его контакта с атмосферой. На практике это означает, что при наливании раствора из товарного флакона необходимо делать это как можно скорее (отвернули крышку, налили, и тут же завернули крышку). При калибровке рН-метра следует использовать только свеженалитый раствор. Время, в течение которого электрод погружен в раствор, и происходит стабилизация показаний прибора, не должно превышать 3 - 5 минут.
9. **Примечание 2.**  
Остаточный срок годности раствора (в пределах общего срока годности) после момента первого вскрытия флакона зависит от многих факторов. Рекомендуемый остаточный срок годности после первого вскрытия - не более 6 месяцев; на практике он м.б. как больше, так и менее 6 месяцев. Проконсультироваться по данному вопросу можно по нижеприведенным телефонам.